

Rotator Mixer

KRM-5




편리한 LCD 디스플레이

Application


Molecular Biology	Bio Chemistry	Clinical
Histo Chemistry	Analytical Chemistry	



속도 및 시간을 조절하여 효과적으로 믹싱

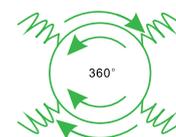

360° 회전 가능

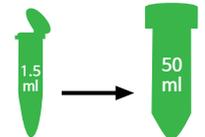

1.5-50mL 튜브 사용 가능

Features

- ✓ 사용이 간편한 LCD 디스플레이
- ✓ 360° 회전이 가능하며 다양한 튜브 사이즈 (1.5~50mL) 사용 가능
- ✓ 회전과 믹싱을 위한 10개의 프로그램(※뒷장 참조)
- ✓ 2개의 사용자 지정 프로그램 설정 가능 (6 segments/program)

Specifications

Model	KRM-5
Adaptor	DC 12V
Rotation speed	1-99rpm
Environment temp.	RT+4 ~ 65°C
Relative air humidity (at 20°C) %	Up to 80%
Standard Rack	1.5-2mL tube×20, 15mL tube×8, 50mL tube×2

Program Introduction Chart

F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	-	
										
시계방향 연속회전	시계방향 360°회전 ↓ 2초 정지 ↓ 반복	시계방향 180°회전 ↓ 2초 정지 ↓ 시계방향 180°회전 ↓ 2초 정지 ↓ 반복	시계방향 135°회전 ↓ 2초 믹싱 ↓ 시계방향 225°회전 ↓ 2초 정지 ↓ 반복	시계방향 135°회전 ↓ 2초 믹싱 ↓ 시계방향 90°회전 ↓ 2초 믹싱 ↓ 시계방향 135°회전 ↓ 2초 정지 ↓ 반복	시계방향 135°회전 ↓ 2초 믹싱 ↓ 시계방향 90°회전 ↓ 2초 믹싱 ↓ 시계방향 135°회전 ↓ 2초 믹싱 ↓ 반복	시계방향 110°회전 ↓ 2초 정지 ↓ 반시계방향 110°회전 ↓ 2초 정지 ↓ 시계방향 110°회전 ↓ 2초 정지 ↓ 반복	시계방향 110°회전 ↓ 2초 믹싱 ↓ 반시계방향 110°회전 ↓ 2초 정지 ↓ 반시계방향 110°회전 ↓ 2초 믹싱 ↓ 시계방향 110°회전 ↓ 2초 정지 ↓ 반복	시계방향 110°회전 ↓ 2초 믹싱 ↓ 반시계방향 110°회전 ↓ 2초 믹싱 ↓ 반시계방향 110°회전 ↓ 2초 믹싱 ↓ 반복	시계방향 & 반시계방향 회전 ※ 회전각도와 속도조절 가능	
C1 / C2										
사용자 지정 프로그램 ※ 회전각도 믹싱진폭 정지시간 믹싱시간 운전시간 등 설정 가능										

※ F1, F2, F3, F7 : 속도 · 시간 설정 → 각 설정 프로그램 반복 → 설정 시간 후 종료
 ※ F4, F5, F6, F8, F9 : 속도 · 시간 · 믹싱진폭 설정 → 각 설정 프로그램 반복 → 설정 시간 후 종료

Optional Racks

Type	Description	Type	Description
RH-1536	Rack for 1.5-2mL tube × 36	RW-1512	Rack for 15mL tube × 12
RH-1522	Rack for 15mL tube × 22	RW-5012	Rack for 50mL tube × 12
RH-5012	Rack for 50mL tube × 12		

